



**KERN & Sohn GmbH**  
Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0  
Fax: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: www.kern-sohn.com

**CZ**

## Montáž baterie (akumulátoru)

---

---

# KERN FCB-A01/A03

Verze 1.1 10/2007

---

---

**CZ**

Sundat kryt baterie v dolní části váhy. Vložit plochou baterii 9 V a nasadit kryt. Pro úsporu baterie se váhy vypíná automaticky 3 minuty po zakončení vážení.

Při provozu na baterie můžeme funkci automatického vypínání vypnout nebo zapnout pomocí menu menu.

V případě, když je baterie vybitá, zobrazí se na displeji symbol „LO”. Zmáčknout tlačítko [ON/OFF] a baterii ihned vyměnit.


V případě, když váha nebude po delší dobu v provozu, je nutno baterii vyjmout. Obsah baterie by mohl váhu poškodit.

**Opční akumulátor se nabíjí pomocí dodaného síťového adaptéru.**

Před prvním použitím je nutno akumulátor úplně nabít.

Model	Doba nabíjení	Provozní doba	
		s podsvětlením displeje:	bez podsvětlení displeje:
440	10 h	10 h	20 h
CB	10 h	7 h	20 h
FCB	10 h	5 h	20 h
DE	10 h	7 h	15 h

1. Sejmout kryt akumulátoru

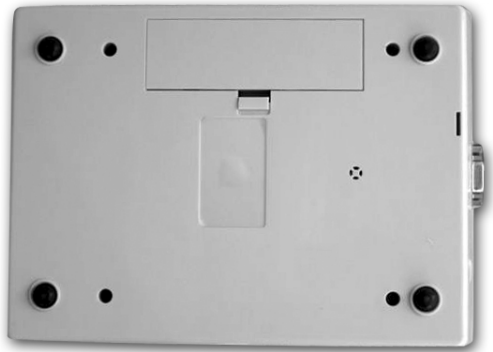

2. Vložit akumulátor a zapojit

