



KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com



Montáž akumulátoru

KERN PCB-A01/PCB-A06

v.1.1

Otevřít kryt zásobníku baterií v dolní části váhy. Vložit 6 x baterie 1,5 V (typ AA)

Opět zavřít kryt zásobníku. Z úsporných důvodů se váha vypíná automaticky 3 minuty po ukončení vážení.

V režimu provozu na baterie má váha funkci automatického vypínání, kterou je možno vypnout i zapnout pomocí menu.

V případě, když jsou baterie vybité, zobrazí se na displeji symbol „LO”. Je nutno zmáčknout tlačítko [ON/OFF] a baterie okamžitě vyměnit.

Pokud váha nebude po delší dobu používána, je nutno baterie vyjmout. Obsah baterií by mohl způsobit poškození váhy.

Opční akumulátor je napájen pomocí dodaného síťového adaptéru.

Před prvním použitím je akumulátor nutno úplně nabít.

Model	Doba nabíjení	Doba provozu		
		S podsvětlením ukazatele:	Bez podsvětlení ukazatele:	Montážní verze A,B,C
ECB/ECE	12 h	10 h	30 h	B,C
PCB	12 h	24 h	48 h	A
FKB	12 h	16 h	48 h	A


PCB/FKB

A

Varianta bez vložky




1. Standardní instalace

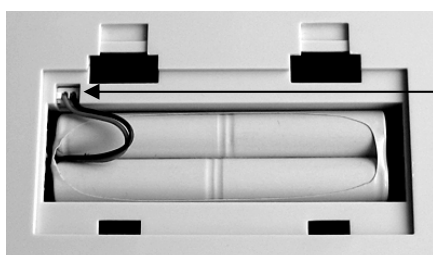

2. Vložit akumulátor a zapnout

ECB/ECE B Varianta s vložkou

1. Sejmout kryt akumulátoru

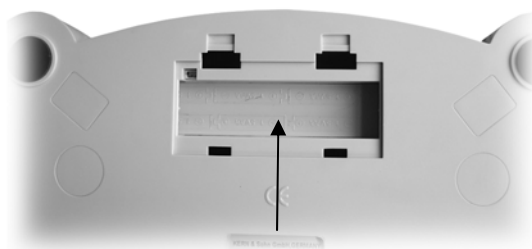

2. Vymout vložku opatrným vypáčením


3. Vložit akumulátor a zapnout




ECB/ECE

C

Varianta s vložkou a otvory

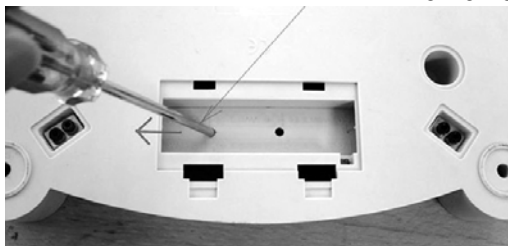


1. Přesunout vložku na bok pomocí šroubováku.

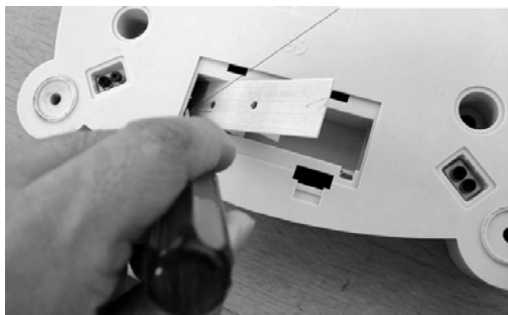

2. Pomocí šroubováku opatrně vložku vypáčit, až se druhý konec začne zvedat.



3. Vymout vložku.

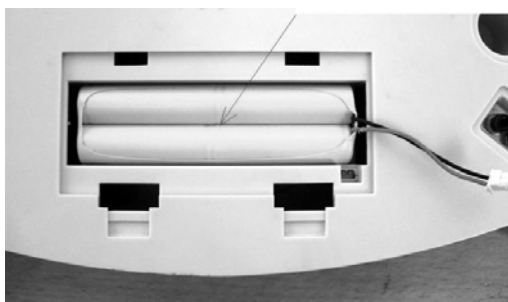

4. Vložit akumulátor do zásobníku.