



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel.: +49-[0]7433-9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Návod k instalaci Nožní spínač

## **KERN KXS-A03**

Verze 1.0

08/2014

CZ

**KXS-A03-IA-cz-1410**



# KERN KXS-A03

Verze 1.0 08/2014

## Návod k instalaci Nožní spínač





Pro KERN KXS-TM.


### 1 Rozsah dodávky

- Nožní spínač

### 2 Montáž

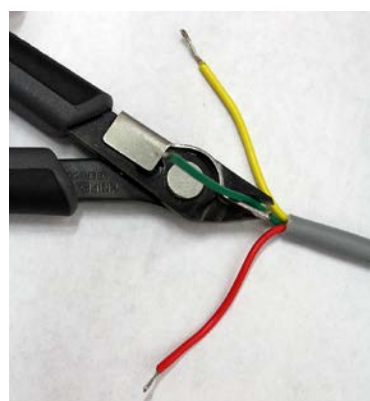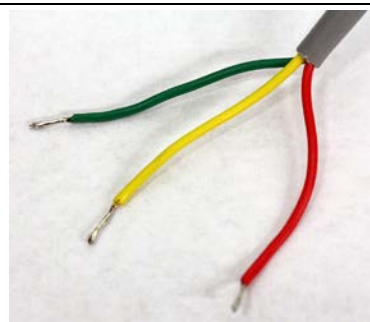



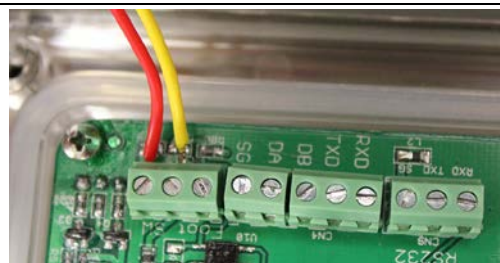




Odstříhňte kleštěmi zelený vodič, který nebudete potřebovat.




Zapojte červený a zelený vodič podle obrázku.

### 3 Práce

Nožní spínač slouží k zasílání hodnoty vážení do tiskárny nebo počítače. Volitelně umožňuje také tárování a nulování váhy.

- ⇒ Zapněte váhu stisknutím tlačítka .
- ⇒ V režimu vážení současně stiskněte tlačítka  a , zobrazí se menu funkce „01 FnC“.
- ⇒ Stiskněte tlačítko , zobrazí se funkce „FnC 00“.
- ⇒ Stisknutím tlačítek  a  vyberte funkci „FnC 11“.
- ⇒ Potvrďte stisknutím tlačítka .

<b>FnC 11</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ZERO</li><li>• TARE</li><li>• PRINT</li></ul>
---------------	---

- ⇒ Vyberte požadovanou funkci a potvrďte stisknutím tlačítka .
- ⇒ V režimu vážení vyberte nožní spínač, vybraná funkce bude provedena.