



**KERN & Sohn GmbH**  
Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0  
Fax: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

**NL**

## Montage van de accu

---

---

# KERN FCB-A01/A03

Versie 1.1 10/2007

---

---

**NL**

Het deksel van de accucontainer in het ondergedeelte van de weegschaal openen. Platte accu 9 V inzetten. Het deksel van de accucontainer opnieuw sluiten. Om de accu te besparen wordt de weegschaal automatisch 3 minuten na voltooide weging uitgezet.

De weegschaal is in accubedrijf voorzien van de functie automatisch uitschakelen die door menu geactiveerd en gedeactiveerd kan worden.

Indien de accu's leeg zijn verschijnt op display het symbool "LO". De toets [ON/OFF] drukken en de accu's onmiddellijk vervangen.

Indien de weegschaal langere tijd niet gebruikt wordt, de accu's eruit nemen en apart bewaren.


Uitgelekte vloeistof uit de accu kan de weegschaal beschadigen.

**De optionele accu wordt met de geleverde netadapter geladen.**

Hij dient vóór eerste ingebruikname volledig te worden opgeladen.

Model	Oplaadtijd	Bedrijfsduur	
		met verlichte achtergrond:	zonder verlichte achtergrond:
440	10 h	10 h	20 h
CB	10 h	7 h	20 h
FCB	10 h	5 h	20 h
DE	10 h	7 h	15 h

1. Het deksel van de accucontainer afnemen

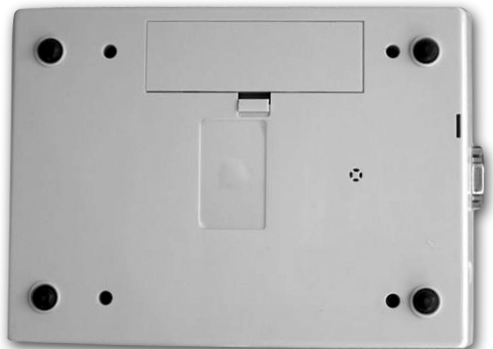

2. De accu inzetten en aansluiten

