



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433-9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Installatieaanwijzing Voetknop

KERN KXS-A03

Versie 1.0

08/2014

NL

KXS-A03-IA-nl-1410



KERN KXS-A03

Versie 1.0 08/2014

Installatieaanwijzing

Voetknop





Voor KERN KXS-TM.


1 Leveringsomvang

- Voetknop

2 Montage

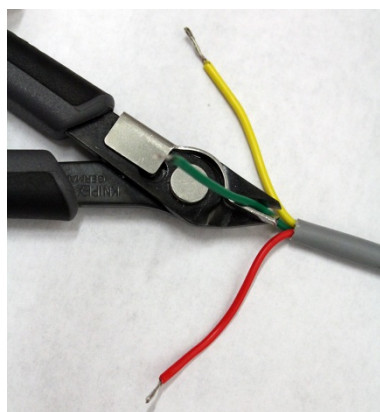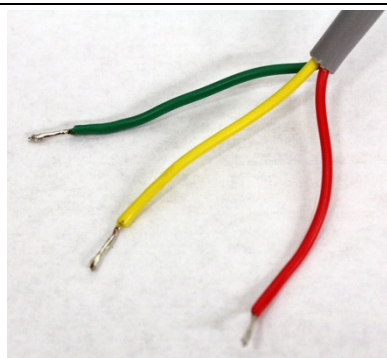



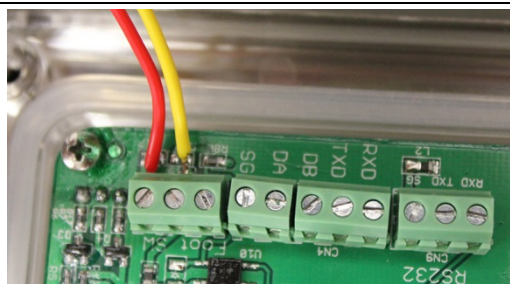




De groene kabel, die niet meer nodig zal zijn, met de tang afsnijden.




De rode en groene kabel verbinden zoals op de afbeelding weergegeven.

3 Bedrijf

De voetknop dient om de weegwaarden naar de printer of computer door te sturen. Optioneel maakt het ook tarreren en op nul zetten mogelijk.

- ⇒ De weegschaal met de toets  aanzetten.
- ⇒ In de weegmodus de toetsen  en  tegelijk drukken, het functiemenu "01 FnC" verschijnt.
- ⇒ De toets  drukken, de functie "FnC 00" verschijnt.
- ⇒ De functie "FnC 11" met de toetsen  en  kiezen.
- ⇒ Met de toets  bevestigen.

FnC 11	<ul style="list-style-type: none">• ZERO• TARE PRINT
---------------	---

- ⇒ Het gewenste printertype kiezen en met de toets  bevestigen.
- ⇒ In de weegmodus de voetknop drukken, de gekozen functie wordt uitgevoerd.