



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tél.: +49-[0]7433- 9933-0

Télécopie: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Notice d'installation

Pédale au pied


KERN KXS-A03

Version 1.0

08/2014

F

KXS-A03-IA-f-1410

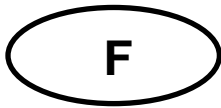

KERN KXS-A03

Version 1.0 08/2014

Notice d'installation

Pédale au pied





pour KERN KXS-TM.


1 Etendue de la livraison

- Pédale au pied

2 Montage

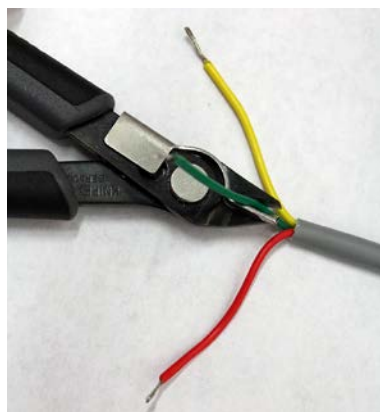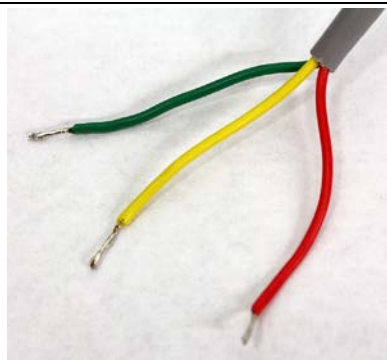



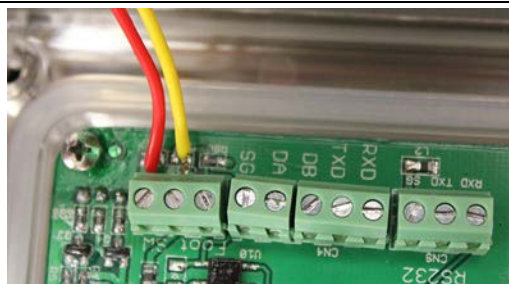




Découper le câble vert non nécessaire à l'aide d'une pince.




Brancher le câble rouge et le câble jaune selon l'illustration.

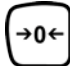3 Exploitation

Le pédale au pied sert à la transmission des valeurs pondérales à une imprimante ou à un PC. Alternativement on peut aussi tarer et remettre la balance à zéro.

- ⇒ Mettre en marche la balance avec 
- ⇒ Dans le mode de pesée appuyer sur  et  au même temps, „01 FnC“ est affiché
- ⇒ Appuyer sur , „FnC 00“ est affiché.
- ⇒ Sélectionner „FnC 11“ sur  et .
- ⇒ Confirmer sur .

FnC 11	<ul style="list-style-type: none">• ZERO• TARE• PRINT
---------------	---

- ⇒ Sélectionner la fonction désirée et confirmer sur 
- ⇒ Dans le mode de pesée appuyer sur le pédale au pied, la fonction sélectionnée sera exécutée