



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Installationsanleitung Fußtaster


## KERN KXS-A03

Version 1.0

08/2014

D

KXS-A03-IA-d-1410

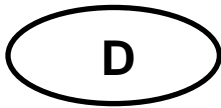

# KERN KXS-A03

Version 1.0 08/2014

## Installationsanleitung

### Fußtaster





Für KERN KXS-TM.


## 1 Lieferumfang

- Fußtaster

## 2 Montage

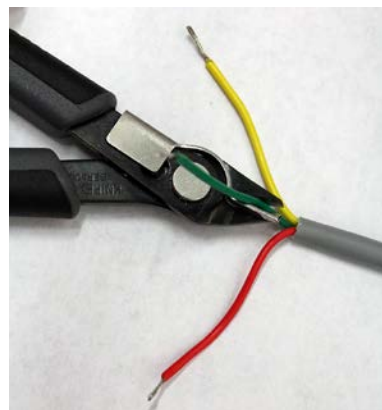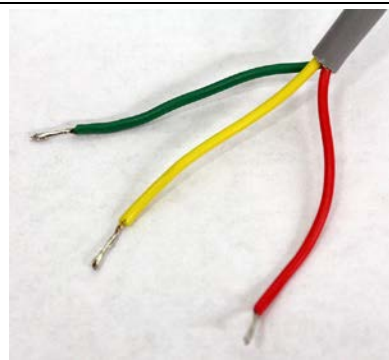



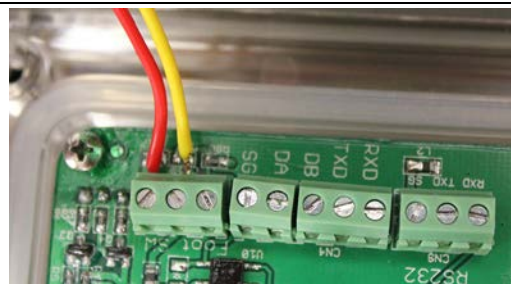




Das grüne Kabel das nicht benötigt wird, mit einer Zange abschneiden.




Das rote und das gelbe Kabel lt. Abb. anschließen.

### 3 Betrieb

Der Fußtaster dient zur Übermittlung der Wägewerte an einen Drucker oder einen PC. Alternativ kann auch tariert und die Waage auf Null gestellt werden.

- ⇒ Waage mit  einschalten
- ⇒ Im Wägemodus  und  gleichzeitig drücken, „**01 FnC**“ wird angezeigt
- ⇒  drücken, „**FnC 00**“ wird angezeigt.
- ⇒ Mit  und  „**FnC 11**“ auswählen.
- ⇒ Mit  bestätigen

<b>FnC 11</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ZERO</li><li>• TARE</li><li>• PRINT</li></ul>
---------------	---

- ⇒ Gewünschte Funktion auswählen und mit  bestätigen
- ⇒ Im Wägemodus Fußtaster drücken, die ausgewählte Funktion wird ausgeführt