

## Speichern, Sichern, Kopieren von Kalibrierungen in Microscope VIS Basic

Kalibrierungen werden unter folgendem Pfad abgespeichert:



Die rot unterstrichenen Ordner sind von PC zu PC natürlich unterschiedlich.

„AppData“ ist womöglich ein versteckter Ordner. Hier dann entsprechend in den Eigenschaften vom Benutzer-Ordner die versteckten Ordner anzeigen lassen.

Die user.config Datei kann per Text-Editor geöffnet werden.

Zum Sichern der Kalibrierungen können Sie hiervon eine Kopie erstellen.

Um Kalibrierungen zu transferieren, gehen Sie bitte wie folgt vor.

Nach dem Öffnen der config-Datei gehen Sie im Dokument nach unten bis zur Sektion Calibrations:

```
<setting name="Calibrations" serializeAs="Xml">
```

Hier können Sie einzelne Kalibrierungen herauskopieren.

Sieht dann so aus z.B.:

```
<CalibrationModel>
  <Id>c5edee80-9ba2-48cf-83ef-47ccbb7f94d2</Id>
  <Name>4x obj</Name>
  <Unit>Millimeter</Unit>
  <Coefficient>0.0011970101949902404</Coefficient>
</CalibrationModel>
```

Oder Sie kopieren die gesamte Calibrations-Sektion und überschreiben sie am Zielort.

Diese beginnt mit:

```
<setting name="Calibrations" serializeAs="Xml">
  <value>
    <ArrayOfCalibrationModel
      xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML
      LSchema-instance">
```

Endet mit:

```
    </ArrayOfCalibrationModel>
  </value>
</setting>
```

Und dazwischen liegen alle Kalibrierungsdaten wie oben dargestellt.