



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433-9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Istruzioni per installazione

Tasto a pedale


KERN KXS-A03

Versione 1.0

08/2014

I

KXS-A03-IA-i-1410

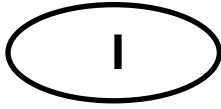

KERN KXS-A03

Versione 1.0 08/2014

Istruzioni per installazione

Tasto a pedale





Per il dispositivo KERN KXS-TM.


1 Componenti del pacco

- Tasto a pedale

2 Montaggio

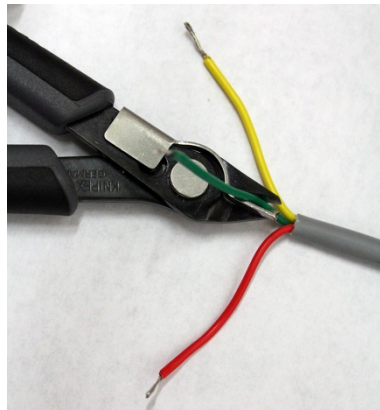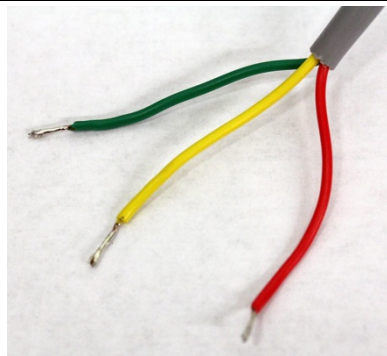



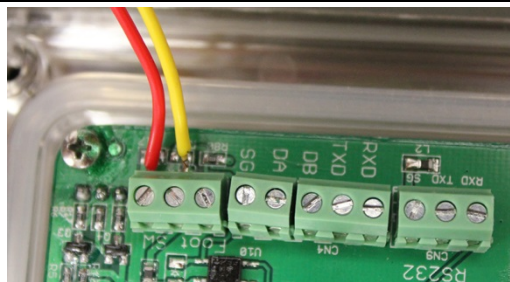




Tagliare con le pinze il filo verde che non servirà.




Connettere il filo rosso e giallo come da figura.

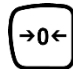3 Funzionamento

Il tasto a pedale serve alla trasmissione dei valori di pesatura alla stampante o al computer. In alternativa permette anche la taratura e l'azzeramento della bilancia.

- ⇒ Accendere la bilancia premendo il tasto .
- ⇒ In modalità di pesatura premere contemporaneamente i tasti  e , sarà visualizzato il menu della funzione "01 FnC".
- ⇒ Premere il tasto , sarà visualizzata la funzione "FnC 00".
- ⇒ Premendo il tasto  e , selezionare la funzione "FnC 11".
- ⇒ Confermare la selezione, premendo il tasto .

FnC 11	<ul style="list-style-type: none">• ZERO• TARE• PRINT
---------------	---

- ⇒ Selezionare la funzione desiderata e confermarla, premendo il tasto .
- ⇒ In modalità di pesatura premere il tasto a pedale, la funzione selezionata sarà eseguita.