



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0

Faks: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Instrukcja instalacyjna Akumulator

## **KERN GAB-A04**

Wersja 1.1

03/2011

PL

GAB-A04-IA-pl-1111



# KERN GAB-A04

Wersja 1.1 03/2011

## Instrukcja instalacyjna Akumulator



Akumulator **GAB-A04** można zamontować do następujących urządzeń:

- GAB-N
- CFS
- CPB-D/N
- RPB-D

### 1 Dane techniczne

Waga	Czas eksploatacji	Czas ładowania
<b>GAB-N</b>	Włączenie oświetlenia tylnego: 70 h Wyłączenie oświetlenia tylnego: 90 h	12 h
<b>CFS</b>	Włączenie oświetlenia tylnego: 70 h Wyłączenie oświetlenia tylnego: 90 h	12 h
<b>CPB-D/N</b>	Włączenie oświetlenia tylnego: 50 h Wyłączenie oświetlenia tylnego: 90 h	12 h
<b>RPB-D</b>	Włączenie oświetlenia tylnego: 40 h Wyłączenie oświetlenia tylnego: 80 h	14 h

### 2 Zawarte w dostawie

- Bateria akumulatorowa; 6V, 4Ah

### 3 Instalowanie akumulatora:

- ⇒ Odłączyć wagę od sieci
- ⇒ Zdjąć płytkę wagi oraz wspornik płytki wagi

⇒ Zdjąć pokrywę kasety akumulatora



⇒ Wtyczkę z baterii akumulatorów połączyć z odpowiednimi kablami wagi (zwrócić uwagę na kolory kabli!)



⇒ Włożyć baterię akumulatorów do kasety

⇒ Należy chronić blok akumulatorów przed wstrząsami za pomocą pianki

⇒ Należy zwrócić uwagę na to, aby kable nie zostały przyskrzynione

⇒ Zabrania się wsuwania kabli instalacyjnych do wnętrza wagi (patrz: strzałki)



**UWAGA!**

**Kable instalacyjne nie mogą stykać się z krzyżem wagi.**

⇒ Ponownie założyć pokrywę kasety akumulatora



⇒ Ponownie nasadzić wspornik płyty wagi oraz samą płytę

#### **4 Pierwsze uruchomienie**

Następuje ładowanie akumulatora poprzez zasilacz sieciowy wagi. Przed pierwszym użyciem ładowanie powinno odbywać się przez 15 godzin. Czas eksploatacji akumulatora podany jest w tabeli, w rozdziale 1 – patrz dane techniczne.