



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433-9933-0  
Fax: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Manual de instalação Interfaz

## **KERN KFN-A01**

Versão 1.1  
02/2013  
P



## KERN KFN-A01

Versão 1.1 02/2013  
Manual de instalação

### Montagem do cabo interface KFN-A01 ao terminal KFN-TM



Afastar os parafusos no lado traseiro do terminal




Remover a tampa




Passar o cabo de interface através da abertura no terminal



Enroscar firme o cabo no terminal

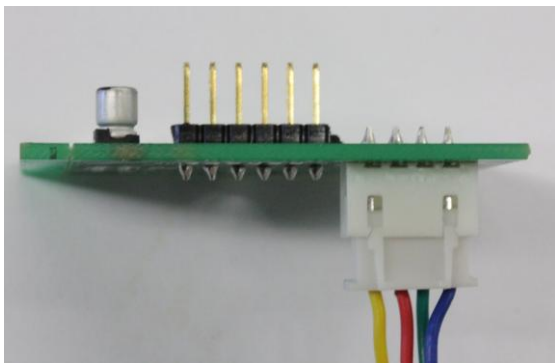



Encaixar o cabo na platina RS-232

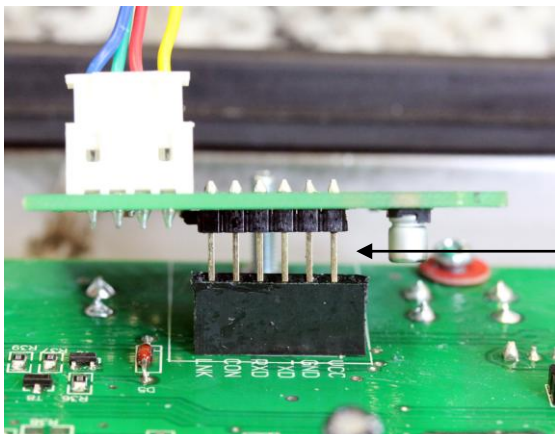


Encaixar a platina RS-232 na platina principal

Observar a dotação dos pinos!

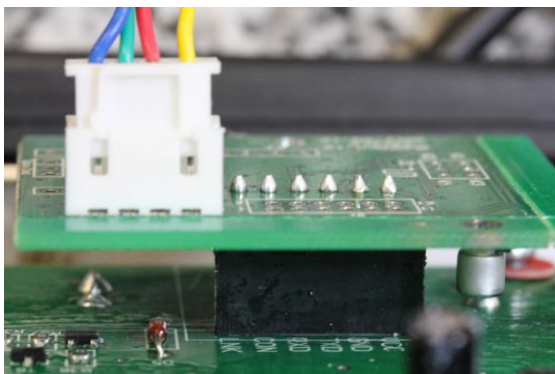

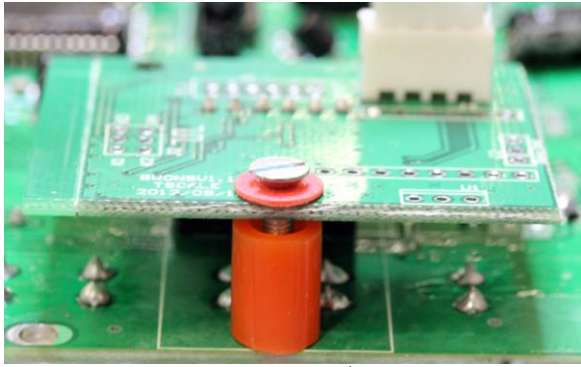

Enroscar o parafuso com distanciador

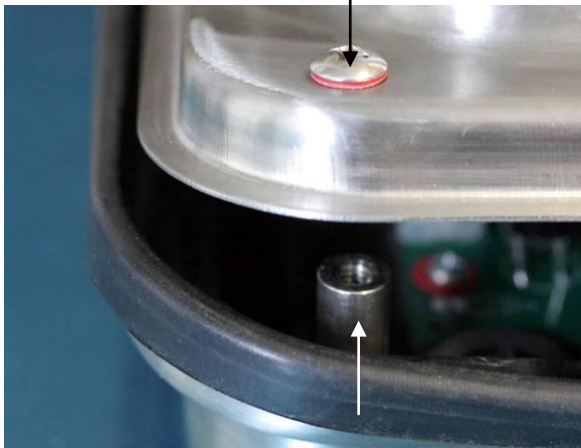

Voltar a enroscar os parafusos no lado traseiro



Conectar o cabo (1,5) m à impressora /PC e bloquear