



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433-9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Instrução de instalação

Botão de pé

KERN KXS-A03

Versão 1.0

08/2014

P

KXS-A03-IA-p-1410



KERN KXS-A03

Versão 1.0 08/2014

Instrução de instalação Botão de pé





Para KERN KXS-TM.


1 Extensão de fornecimento

- Botão de pé

2 Montagem

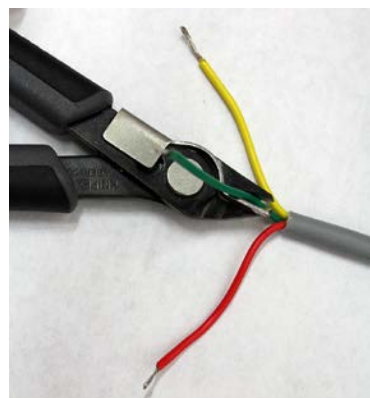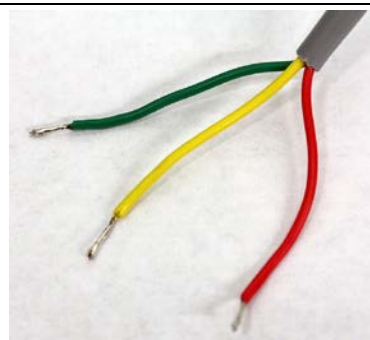



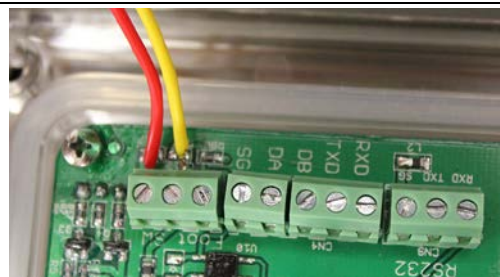




Cortar com pinça o fio verde que não será necessário.




Conectar o fio vermelho e verde, conforme a ilustração.

3 Trabalho

O botão de pé serve para enviar valores de pesagem à impressora ou ao computador. Alternativamente permite também tarar e zerar a balança.

- ⇒ Ligar a balança pressionando a tecla .
- ⇒ No modo de pesagem pressionar simultaneamente as teclas  e , o menu da função „01 FnC” será projetado.
- ⇒ Pressionar a tecla , a função „FnC 00” será projetada.
- ⇒ Pressionando as teclas  e , escolher a função „FnC 11”.
- ⇒ Confirmar pressionando a tecla .

FnC 11	<ul style="list-style-type: none">• ZERO• TARE• PRINT
---------------	---

- ⇒ Escolher a função requerida e confirmar pressionando a tecla .
- ⇒ No modo de pesagem pressionar o botão de pé, a função selecionada será realizada.