



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Инструкция по установке Аккумуляторы

KERN FOB_A07-A08

Версия 1.0

12/2010

RUS

FOB_A07-A08-IA-rus-1010



KERN FOB_A07-A08

Версия 1.0 12/2010

Инструкция по установке Аккумуляторы

Аккумулятор	Платформа
FOB-A07	180 x 170 мм
FOB-A08	215 x 215 мм (Д)

1 Технические данные

Аккумулятор	Время работы	Время зарядки
FOB-A07	ок. 24 ч	ок. 8 ч
FOB-A08	ок. 30 ч	ок. 14 ч

2 Комплект поставки

Аккумулятор	
FOB-A07	Аккумуляторная батарея, 7.2 В; 1200 мАч
FOB-A08	Аккумуляторная батарея, 7.2 В; 2000 мАч

3 Установка аккумулятора:

- ⇒ Отсоедините весы от сети
- ⇒ Снимите платформу весов

⇒ Отвинтить винты крышки аккумуляторного отсека на нижней стороне весов



⇒ Снять крышку аккумуляторного отсека



⇒ Соединить разъем аккумуляторной батареи с разъемом весов





- ⇒ Вставить аккумуляторную батарею в аккумуляторный отсек
- ⇒ Следить за тем, чтобы не пережать кабель



- ⇒ Снова завинтить винты крышки аккумуляторного отсека



- ⇒ Установить на место платформу весов

4 Первый пуск в эксплуатацию

Аккумулятор заряжается от блока питания весов. Перед первым применением его необходимо зарядить в течении 14 часов. Срок службы аккумулятора указан в таблице главы 1 – Технические данные.