



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: info@kern-sohn.com

Тел.: +49-[0]7433-9933-0

Факс: +49-[0]7433-9933-149

Веб-сайт: www.kern-sohn.com

Руководство по монтажу Ножной переключатель

KERN KXS-A03

Версия 1.0

08/2014

RUS

KXS-A03-IA-rus-1410

RUS

KERN KXS-A03

Версия 1.0 08/2014

Руководство по монтажу Ножной переключатель





Для KERN KXS-TM.


1 Объем поставки

- Ножной переключатель

2 Монтаж

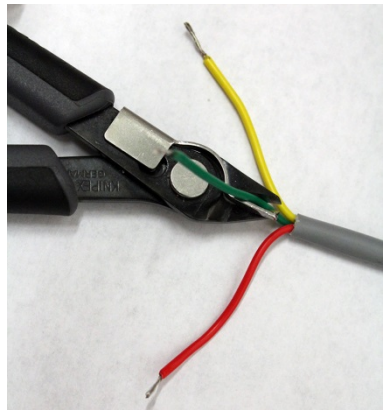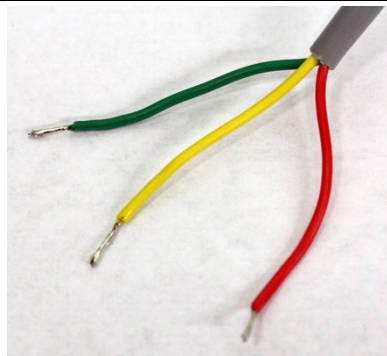



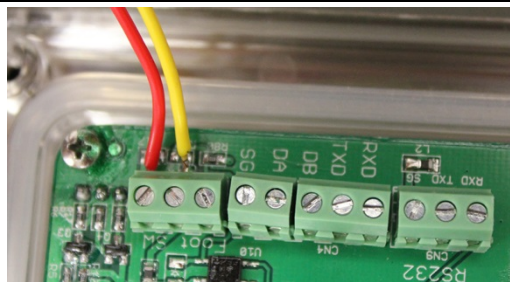


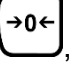

Отрезать щипцами зеленый провод, который не будет нужен.




Подключить красный и зеленый провода согласно рисунку.

3 Работа

Ножная кнопка предназначена для высылки значения взвешивания на принтер или компьютер. Альтернативно позволяет также тарировать и сбрасывать весы на нуль.

- ⇒ Включить весы, нажимая кнопку .
- ⇒ В режиме взвешивания одновременно нажать кнопки  и , высвечивается меню функций „01 FnC”.
- ⇒ Нажать кнопку , высвечивается функция „FnC 00”.
- ⇒ Нажимая кнопки  и , выбрать функцию „FnC 11”.
- ⇒ Подтвердить, нажимая кнопку .

FnC 11	<ul style="list-style-type: none">• ZERO• TARE• PRINT
---------------	---

- ⇒ Выбрать требуемую функцию, нажимая кнопку .
- ⇒ В режиме взвешивания нажать ножную кнопку, выбранная функция будет выполнена.