



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: info@kern-sohn.com

Tlfn.: +49-[0]7433-9933-0

Fax.: +49-[0]7433-9933-149

Web: www.kern-sohn.com

Manual de instalación Pedal

KERN KXS-A03

Versión 1.0

08/2014

E

KXS-A03-IA-s-1410



KERN KXS-A03

Versión 1.0 08/2014

Manual de instalación Pedal





Para KERN KXS-TM.


1 Elementos entregados

- Pedal

2 Montaje

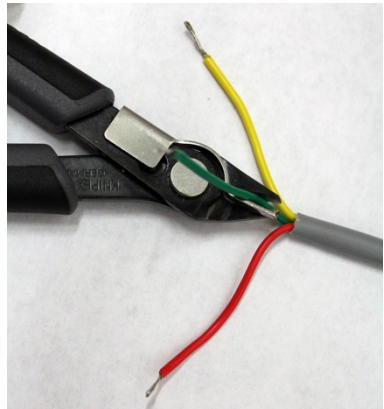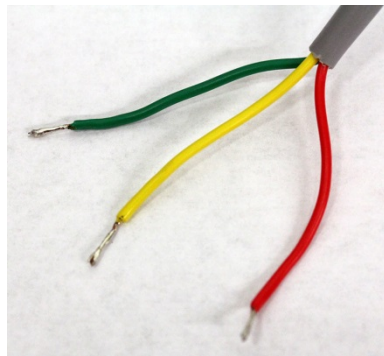



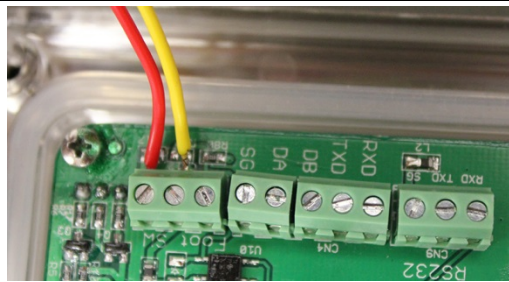




Cortar con unos alicates el cable verde que no será necesario.




Conectar el cable rojo y verde conforme a la imagen.

3 Explotación

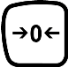El pedal sirve para transmitir los valores de pesaje a la impresora o al ordenador. Alternativamente permite tarar el aparato y ponerlo a cero.

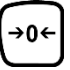- ⇒ Apagar la balanza mediante la tecla .
- ⇒ En el modo de pesaje presionar conjuntamente las teclas  y .
- ⇒ Presionar la tecla  hasta que aparezca la función "FnC 00".
- ⇒ Presionar las teclas  y  y elegir la función "FnC 11".
- ⇒ Confirmar la elección mediante la tecla .

FnC 11	<ul style="list-style-type: none">• ZERO• TARE• PRINT
---------------	---

- ⇒ Elegir la función y confirmar mediante la tecla .
- ⇒ En el modo de pesaje presionar el pedal. La función será ejecutada.