

# **KERN**

**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## **Installatie instructie signallamp**

### **KERN CFS-A03**

Versie 1.4

2018-04

NL




**CFS-A03-IA-nl-1814**

## Configuratie

Het signaleerlampje **CFS-A03** kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Men dient daarvoor als volgt te handelen:

Om aansluitingen te vervangen de 4 schroeven van onderbouwplaat losmaken en onderbouwplaat afnemen.

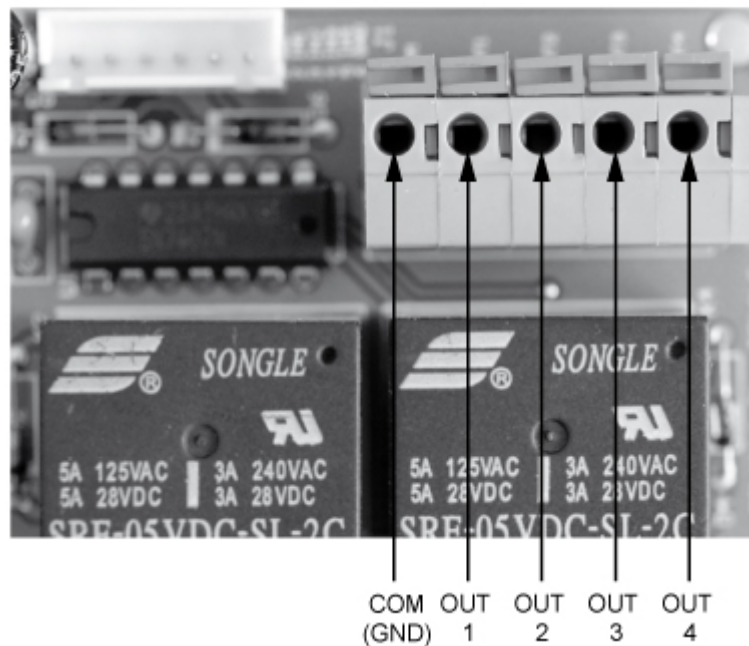

**De aansluiting "COM" (GND) niet vervangen!**

Model GAB		Modellen KFB-TM, KFS-TM, CFS, CPB	
COM (GND)	Zwart	COM (GND)	Zwart
OUT 1	Geel	OUT 1	Geel
OUT 2	----	OUT 2	Rood
OUT 3	Rood	OUT 3	Groen
OUT 4	Groen	OUT 4	----