



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Instrukcja instalacji lampki sygnalizacyjnej

KERN CFS-A03

Wersja 1.4

2018-04

PL




CFS-A03-IA-pl-1814

Konfiguracja

Lampkę sygnalizacyjną **CFS-A03** można dostosować do różnych zastosowań. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

W celu zamiany przyłączy należy wykręcić 4 śruby płyty podstawy i zdjąć płytę podstawy.

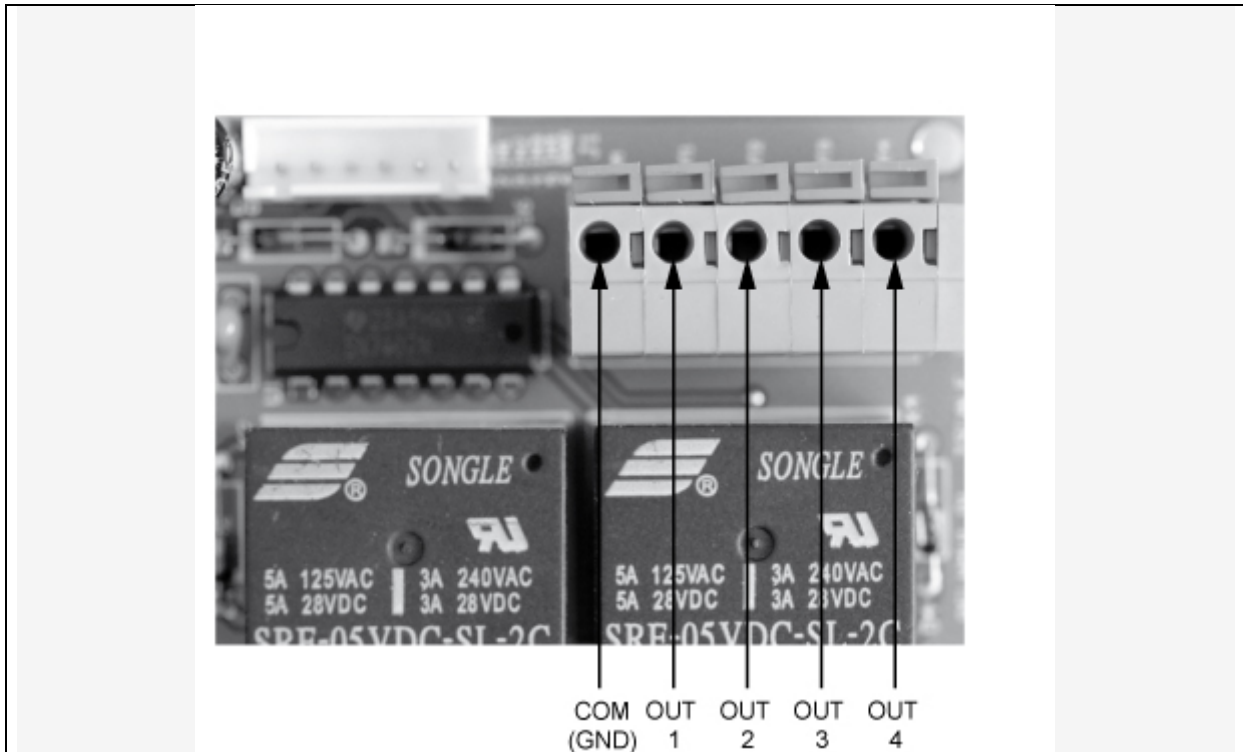

Nie zamieniać przyłączy „COM” (GND)

Model GAB		Modele KFB-TM, KFS-TM, CFS, CPB	
COM (GND)	Czarny	COM (GND)	Czarny
OUT 1	Zółty	OUT 1	Zółty
OUT 2	----	OUT 2	Czerwony
OUT 3	Czerwony	OUT 3	Zielony
OUT 4	Zielony	OUT 4	----